



MD14DC-P301QX2

MD14DC-P600QX2

FARMACEUTICKÉ LEDNICE CZ

Originální návod k použití



VÁŽENÍ KLIENTI!!

Pozorně si přečtěte návod k obsluze! Při nedodržení pokynů hrozí riziko úrazu, poškození spotřebiče a ztráty nároku na bezplatný záruční servis.

Výrobce ani prodejce zařízení neodpovídají za úrazy a škody způsobené jeho nesprávnou instalací a používáním.

Uchovejte návod k použití chladicího zařízení po celou dobu jeho provozu. V případě prodeje zařízení předejte návod k použití novému majiteli tohoto zařízení.

Všeobecné informace:

Zařízení (dále jen lednice) je vertikální farmaceutická lednice určená k profesionálnímu skladování léčiv a jiných farmaceutických přípravků při teplotě +5°C.

Lednice je vhodná pro léky a/nebo jiné farmaceutické přípravky, které musí být skladovány při teplotě +2°C až +8°C.

Lednici nepoužívejte:

- Pro chlazení a skladování chemicky nestabilních, hořlavých nebo alkalických látek.
- Pro chlazení a skladování krve, plazmy nebo jiných tělních tekutin.

Hluk vydávaný lednicí nepřesahuje 42 dB(A).

Teplotní a energetické parametry lednice splňují požadavky DIN 13277.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Všeobecné bezpečnostní požadavky:

- VAROVÁNÍ: Nezakrývejte ventilační otvory lednice
- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte elektrická zařízení v oddílech lednice pro uchovávání léků, pokud taková zařízení nejsou doporučena výrobcem.
- VAROVÁNÍ: K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte žádné mechanické nástroje ani jiné/chemické prostředky než ty, které doporučuje výrobce.
- VAROVÁNÍ: Tento spotřebič není určen pro skladování výbušných látek, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým pohonným plynem.
- VAROVÁNÍ: Při umísťování spotřebiče na místo určené se ujistěte, že napájecí kabel není někde zachycen nebo zda nedošlo k jeho poškození.
- VAROVÁNÍ: Zezadu spotřebiče neumísťujte přenosné vícezásuvkové prodlužovací přívody nebo přenosné napájecí zdroje.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič se musí likvidovat podle státních předpisů.



VAROVÁNÍ: Nepoškodte chladicí systém spotřebiče. Obsahuje chladicí plyn R600a. Je-li chladicí systém poškozený:

- Nepracujte s otevřeným plamenem. Vyvarujte se vzniku jisker - nezapínejte žádné elektrické spotřebiče nebo svítidla.
- Ihned vyvětrejte místnost.
- V případě poškození chladicího okruhu je třeba na několik minut vyvětrat místnost, ve které se nachází spotřebič (tato místnost musí mít alespoň 4 m³; pro spotřebič s izobutanem /R600a).



C-pentan se používá jako nadouvadlo izolační pěně a jde o hořlavý plyn.

- Lednici používejte pouze k uchovávání léků a farmaceutických přípravků.
- Je zakázáno ukládat benzin a jiné hořlavé kapaliny v blízkosti spotřebiče.
- Instalovat, kontrolovat, udržovat a obsluhovat lednici smí pouze kvalifikovaný personál obeznámený s instalací, uvedením do provozu a provozem lednice. Kvalifikovaní pracovníci jsou osoby, které jsou na základě svého technického vzdělání, znalostí a zkušeností a znalostí příslušných norem schopny posoudit a vykonávat jim svěřenou práci a rozpoznat případná nebezpečí. Musí být proškoleni, instruováni a oprávněni obsluhovat zařízení.
- Děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí mají zakázáno obsluhovat a provozovat tuto lednici.

Pravidla zapojení do elektrické sítě:

- Spotřebič musí být zapojen DO UZEMNĚNÉ SÍŤOVÉ ZÁSUVKY, v souladu s platnou legislativou. Uzemněná elektrická zásuvka, do které se má spotřebič zapojit, musí být na přístupném místě. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za případné škody na osobách nebo věcech způsobené nedodržením tohoto zákonného požadavku.
- Spotřebič vyroben se speciálním napájecím kabelem, lze ho nahradit pouze stejným speciálním kabelem dodaným výrobcem.
- Frekvence a výkon elektrické instalace musí odpovídat všeobecným parametrům spotřebiče, jak je uvedeno v typovém štítku výrobku.
- Ujistěte se, že zástrčka elektrického kabelu není přitisknuta zadní stěnou spotřebiče nebo jinak poškozená. POŠKOZENÁ ZÁSTRČKA MŮŽE ZPŮSOBIT POŽÁR!!

- Pro zamezení rizikům by poškozené napájecí kabely měl vyměňovat pouze výrobce, údržbový technik nebo osoba s ekvivalentní kvalifikací.
- Nesmí se používat spojovací články, několikanásobné zásuvky (rozváděče), dvoužilové prodlužovací kabely. Pokud je nutné použití prodlužovacího kabelu, může to být pouze prodlužovací kabel s ochranným kolíkem, jednozásuvkový, který má bezpečnostní atest VDE/GS. Pokud bude použit prodlužovací kabel (s ochranným kolíkem, který má bezpečnostní značku), pak jeho zásuvka musí být umístěna v bezpečné vzdálenosti od dřezů a nemůže být vystavena na zalití vodou a různými odpady.

Podmínky bezpečného provozu:

- Při každé údržbě lednice je nutné vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky.
- Chcete-li spotřebič vypnout, **nesmíte tahat za napájecí kabel**. Vždy tahejte za pevně uchopenou zástrčku.
- Je-li spotřebič odpojen od sítě (při čištění, přemísťování atd.), lze ho znovu zapnout po **patnácti** minutách.
- Je zakázáno používat technicky poškozený spotřebič.
- Na spotřebič zařízení neumísťujte žádné těžké předměty.
- Nelezte ani si nesedejte na spotřebič, neopírejte se o dveře spotřebiče.
- Nepokládejte na spotřebič žádná zapnutá elektrická zařízení, protože by to mohlo způsobit vznícení plastových součástí.
- Nepokládejte na spotřebič žádné mýsy s tekutinami.
- K čištění spotřebiča nepoužívejte páru ani vodu ve spreji, neumísťujte ji do vlhkých místností, kde se na ni může snadno dostat voda.
- **POZOR!** V lednici je nainstalována dioda emitující světlo (LED). Pokud osvětlení nefunguje, požádejte o jeho výměnu zástupce servisu. **VÝMĚNU DIODY MŮŽE PROVÁDĚT POUZE ZÁSTUPCE SERVISU**



VEŠKERÉ TECHNICKÉ NEBO KONSTRUKČNÍ ZÁVADY MŮŽE OPRAVOVAT POUZE SERVISNÍ ZÁSTUPCE.

VAROVÁNÍ: lednice smí být provozována pouze s originálním příslušenstvím od výrobce nebo příslušenstvím od jiných dodavatelů schválených výrobcem. Použití neschváleného příslušenství je na riziko uživatele.



Spotřebič se musí přepravovat pouze ve svislé poloze. VÝROBCE NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY SPOTŘEBIČE, K NIMŽ DOJDE V DŮSLEDKU NEDODRŽENÍ POKYNŮ PRO PŘEPRUVU.

UMÍSTĚNÍ A PŘIPOJENÍ K SÍTI

Umístění:


- Spotřebič instalujte na suchém, dobře větraném místě, jehož okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče.

 **VAROVÁNÍ!** Spotřebič neumísťujte do vlhkých prostor ani do prostor se zvýšeným výskytem vody. Umísťte spotřebič mimo dosah zdrojů tepla, například radiátorů nebo přímého slunečního světla. Spotřebič se nesmí dotýkat žádného topného, plynového nebo vodního potrubí ani žádných jiných elektrických spotřebičů.

- Nezakrývejte větrací otvory na vrchní straně spotřebiče - kolem spotřebiče musí být dobrý oběh vzduchu. Mezi vrchní stranou spotřebiče a jakýmkoliv případným nábytkem nad ním musí být alespoň 10 cm mezera. Nebude-li tento požadavek splněn, spotřebič bude mít větší spotřebu elektrické energie a kompresor se může přehřívat.


- Spotřebič musí stát na rovném povrchu a nesmí se dotýkat stěny. Bude-li třeba, upravte výšku spotřebiče tak, že nastavíte vyrovnávací nohy: otočením doprava zvýšíte přední stranu spotřebiče, otočením doleva ji snížíte.

- Schéma vnějšího prostoru pro lednici. Vnější instalační rozměry.** Pokud lednici umístíte do rohu, ponechte mezi stěnou a tělem lednice vzdálenost alespoň 5 cm (viz Obrázek).

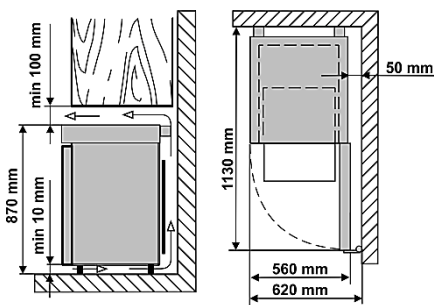

Příprava spotřebiče k provozu:

- Doporučuje se připravovat spotřebič k provozu s pomocníkem.
- Odstraňte obal. Vyjměte lednici ze základny z pěnového polystyrenu. Odlepte lepicí pásy, odstraňte pěnové proužky a všechny červené části – slouží pouze k přepravě lednice.
- Chladničku nezvedejte ani netahejte za rukojeť, čímž zabráníte naklonění dveří. Při umísťování, přemísťování, zvedání nesmíte tahat za kondenzátor v zadní části lednice a dotýkat se sestavy kompresoru.** Chladničku při umísťování neotáčejte.
- Vyjměte rukojeti, šrouby a nástroje z balení. Pomocí šroubů našroubujte madla do připravených otvorů po stranách dveří.
- Vyjměte z pytle opěry a vložte je do vodicích lišt v horní zadní části spotřebiče (viz obr.).

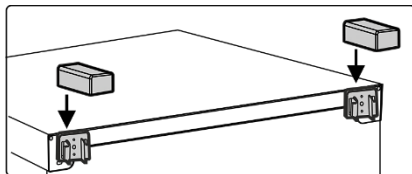

 Spotřebič **se nesmí** zapojovat do sítě, dokud nebudou odstraněny všechny obalové a přepravní materiály.

Před použitím lednice:

- Vlažnou vodou s malým množstvím ph neutrálního mýdla nebo sody umyjte vnitřek zařízení a všechny jeho vnitřní části (tímto způsobem odstraníte typickou vůni nového spotřebiče). Důkladně osušte.
- Po umístění lednice počkejte asi **30** minut a poté ji zapojte do sítě.

Po připojení lednice k elektrické síti stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se na obrazovce ovladače nezobrazí „on“. Uvolněte tlačítko a lednice se zapne



i Pokud byla lednice nakloněna o více než 45°, **nechte ji stát ve vertikální poloze po dobu nejméně 4 hodin, než ji připojíte k elektrické síti.** V opačném případě může dojít k selhání kompresoru lednice.

Pokyny pro skladování:


- Léky a jiné farmaceutické přípravky umístěte do lednice až poté, když je v lednici dosaženo teploty nezbytné pro uchovávání léků a jiných farmaceutických přípravků.

i Nezakrývejte ventilátor cirkulujícího vzduchu uvnitř chladicích otvorů: **umístěte léky nebo léčiva tak, aby vzduch mohl volně cirkulovat.** Je to důležité pro neomezenou cirkulaci vzduchu a rovnoměrné rozložení teploty v celé lednici.

- Skladované léky nebo farmaceutické přípravky se nesmí dotýkat zadní stěny.
- Kapaliny uchovávejte v uzavřených nádobách.

POPIS SPOTŘEBIČE, ZÁKLADNÍ SOUČÁSTI

Viz obr. 1

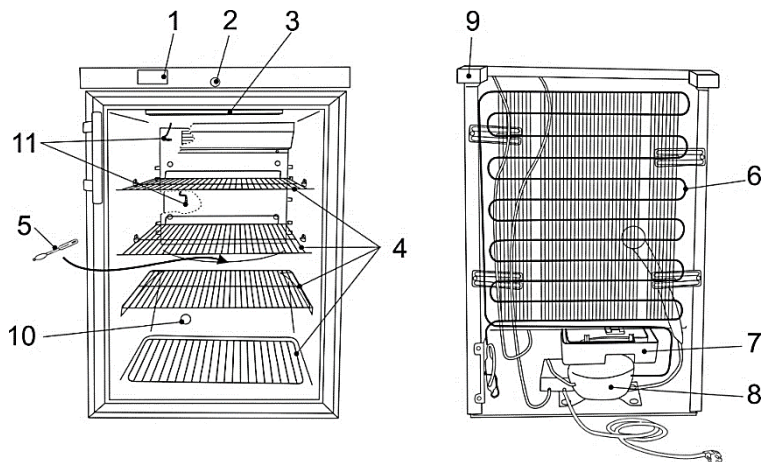

1	Elektronický ovladač	6	Kondenzátor
2	Zámek dveří*	7	Vana pro odtok roztopené vody
3	Vnitřní osvětlovací jednotka	8	Kompresor
4	Police	9	Podpory
5	Čistič kanálu roztopené vody	10	Přístupový port

*Klíče k zámku lednice(2 ks) jsou připevněny k jedné z polic.

Maximální povolené zatížení každé police je 20 kg.

Když je lednice zapnutá, ventilátor se zapne a pracuje společně s kompresorem. Po otevření dveří se vypne ventilátor a rozsvítí se vnitřní osvětlení lednice. V případě potřeby lze vnitřní osvětlení zapnout pro stálé svícení elektronickým ovladačem.

Pokud potřebujete, aby vnitřní osvětlení fungovalo nepřetržitě, krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

POZNÁMKA. V lednici s kovovými dveřmi se osvětlení automaticky rozsvítí při otevření dveří a zhasne při zavření dveří.

Když je lednice zapojena do sítě poprvé, elektronický ovladač zobrazí aktuální teplotu uvnitř lednice(dále jen **"AKTUÁLNÍ"** teplota).



Elektronický ovladač nebude zobrazovat nastavenou teplotu po celou dobu, ale SKUTEČNOU teplotu v lednici.


PRŮMĚRNÁ TEPLOTA NASTAVENÁ Z VÝROBY +5° NENÍ PŘESTAVITELNÁ. Na displeji elektronického ovladače se zobrazí **aktuální** změna teploty od +2°C do + 8°C. Nastavenou průměrnou teplotu +5° může změnit výrobce nebo jeho SERVIS nebo jeho oficiální zástupci.

POZNÁMKA. Displej elektronického ovladače zobrazuje proměnnou teplotu vzduchu v blízkosti výparníku a je určen pro ovládání chladicího zařízení – tj. na displeji ovladače se zobrazuje aktuální průměrná teplota. Proto se při **skladování léků citlivých na změny teploty** doporučuje používat přídavná zařízení na měření teploty (umístit je v různých výškách uvnitř lednice) pro optimální volbu teplotního režimu.

Tabulka s technickými údaji

Model	MD14DC-P301QX2	MD14DC-P600QX2
Celková kapacita, l	130	
Užitková kapacita, l	100	
Vnější rozměry (V x Š x H), mm	870 x 560 x 620	
Hrubá/netto hmotnost, kg	40 / 37	40 / 37
Jmenovitý proud, A	0,5	
Síťové napětí/frekvence, V/Hz	220 – 240 / 50	
Použitý výkon, W	90	
Klimatická třída	7 (od +10 °C do +35 °C, ≤75%)	
Teplotní limity skladovaných produktů, °C	Od +2 do +8	
Roční spotřeba energie, kWh	274	176

POPIS ELEKTRONICKÉHO OVLADAČE

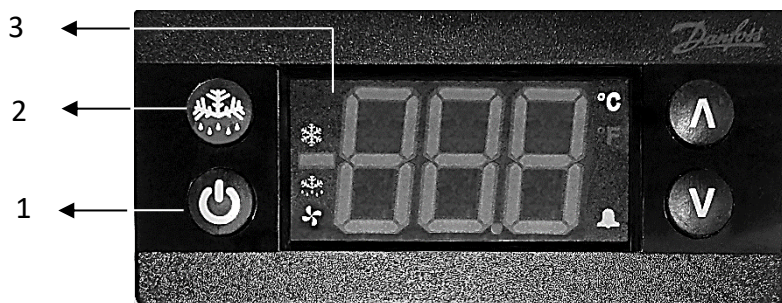

1 – Tlačítko zapnutí/vypnutí lednice a osvětlení.

- Stiskněte a podržte tlačítko „1“, dokud se na obrazovce „3“ neobjeví nápis „on“. Uvolněte tlačítko a lednice se zapne.
- Stiskněte a podržte tlačítko „1“, dokud se na obrazovce „3“ nezobrazí „off“. Uvolněte tlačítko a lednice se vypne. POZOR! Elektrické napětí zůstává nespínané.
- Krátkým stisknutím tlačítka zapnete a vypnete osvětlení lednice.

POZNÁMKA. U lednice kovovými dvířky není osvětlení ovládáno tlačítkem: při otevření dvířek se osvětlení automaticky zapne a při zavření zhasne.

2 – Tlačítko manuálního odmrazování.

3 – Displej elektronického ovladače. Význam ikon na displeji:

	svítí – kompresor běží
	svítí – probíhá automatické odmrazování
	svítí – ventilátor v lednici běží
	svítí – nouzová změna teploty nebo porucha lednice. Když je alarm aktivní, každou minutu se periodicky ozve 10-sekundové pípnutí. Alarm se vypne, když lednice dosáhne normálních provozních podmínek.
„ . “	jenom segment „ . “ svítí – ovladač je deaktivován.

Indikační hodnoty elektronického ovladače

Indikace	Příčina	Co je třeba udělat?
Hi	Teplota v lednici je příliš vysoká	Zkontrolujte, zda jsou dvířka lednice pevně zavřená (zavřena). Pokud se po hodině po pevném zavření dvířek stále zobrazuje symbol „Hi“, kontaktujte servisní zástupce výrobce.
Lo	Teplota v lednici je příliš nízká.	Kontaktujte servisní zástupce výrobce.
uHi	Napětí v elektrické síti je vyšší než 270 V	Porucha v napájecí síti. Kontaktujte svého dodavatele elektriny.
E01	Porucha senzoru teploty	Kontaktujte servisní zástupce výrobce.
E02	Porucha senzoru teploty	Kontaktujte servisní zástupce výrobce.
dor	Dveře nejsou zavřené	Zavřete dveře.
dEF	Probíhá odmrazování chladicího zařízení	Normální pracovní režim. Po uplynutí doby odmrazování bude lednice pracovat v normálním režimu a na displeji se zobrazí skutečná teplota.

ROZMRAZOVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


SPOTŘEBIČ SE ODMRAZUJE AUTOMATICKY. Kapky ledu vytvořené na zadní stěně tají během přestávky v chodu kompresoru, kdy se na displeji elektronického ovladače objeví indikace **dEF**. Rozmražená voda odtéká odtokovou trubicí taveniny do vany umístěné nad kompresorem (obrázek 1) a odtud se odpařuje.

Pokud z nějakého důvodu lednice nestihne automaticky odmrazit, lze aktivovat funkci ručního odmrazování: stiskněte tlačítko ručního odmrazování 2 (viz část „ELEKTRONICKÝ OVLADAČ“). Na displeji ovladače se objeví indikace **dEF**. Kompresor lednice přestane mrazit: po dobu 20 minut bude probíhat nucené odmrazování. Po uplynutí doby odmrazování začne lednice pracovat v normálním režimu a na obrazovce ovladače se zobrazí aktuální teplota uvnitř lednice.

PRAVIDELNĚ ČISTĚTE SPOTŘEBIČ.

i **Pamatujte, že před čištěním je nutné lednici vypnout tlačítkem on/off a vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky. Po vyčištění, po připojení lednice k elektrické síti, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se na ovládací obrazovce nezobrazí slovo „on“. Uvolněte tlačítko a lednice se zapne.**

- Pravidelně čistěte hermetická těsnění na dveřích. Otřete je do sucha
- SPECIÁLNÍM JEDNOÚČELOVÝM ČISTICÍM NÁSTROJEM PRAVIDELNĚ ČISTĚTE PROSTOR KANÁLU NA ODVÁDĚNÍ VODY VZNIKLÉ TÁNÍM 7 (viz Obrázek 1).
- Nejméně jednou ročně vyčistěte prach nahromaděný na zadní straně těla lednice, kondenzátoru a kompresoru. K čištění můžete použít měkký kartáč, elektrostatické ubrousky nebo vysavač.

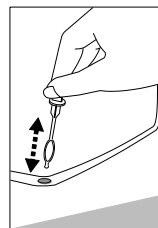

- Vyčistěte vnitřek, police a vnější povrch lednice vlažnou vodou nebo čisticími prostředky na bázi etylalkoholu nebo čisticími prostředky pro domácnost na vodní bázi.
- **NEPOUŽÍVEJTE** čisticí prostředky obsahující brusné částičky, kyselinu, alkohol nebo benzen k čištění vnitřních a vnějších povrchů spotřebiče. **NEPOUŽÍVEJTE** čisticí látky nebo houby s drsným povrchem určeným k drhnutí. Vnější strana dveří je vyrobená ze skla, je nutné je čistit mycími prostředky určenými pro skleněné povrchy.
- Sklo čistěte přípravky určenými na sklo.
- **NEPOUŽÍVEJTE** rozmrazovače ve spreji.
- **NEČISTĚTE** stlačeným vzduchem/párou.
- Pokud lednici necháte delší dobu prázdnou, vypněte ji, vyčistěte, osušte a nechte dvířka otevřená, aby se uvnitř lednice netvořila plíseň.
- **Chladničku dezinfikujte pouze přípravky na bázi etylalkoholu.**


ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Pro změnu směru otevírání dveří lednice, doporučujeme tento krok realizovat s asistencí jiné osoby. Budete potřebovat: klíče 8 mm a 12 mm, křížový šroubovák.

Při změně směru otvírání dveří **NESMÍTE** pokládat lednici do vodorovné polohy.

Pro model MD14DC-P600QX2

POZOR! Nejprve vypněte lednici – vypněte lednici tlačítkem on/off a odpojte napájecí kabel ze zásuvky a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

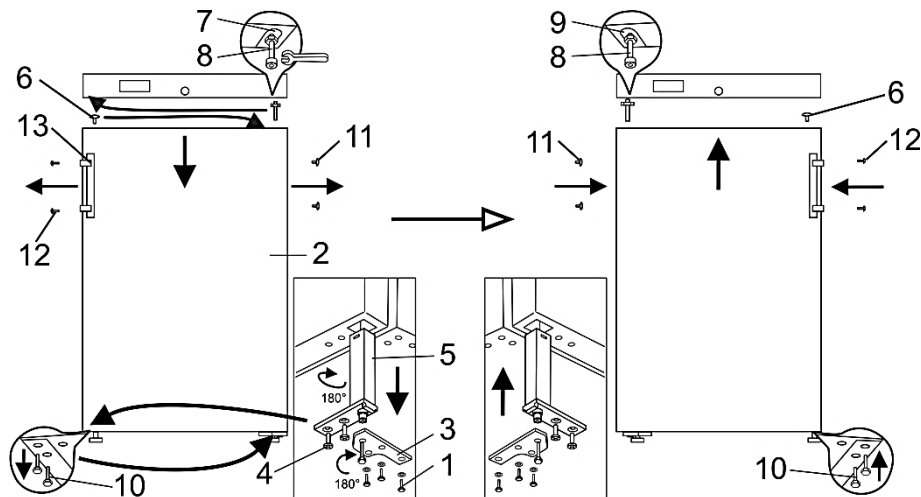

1. Otočte lednici na zadní stranu pod úhlem 45° a pevně ji podepřete.
2. Odšroubujte tři upevňovací šrouby spodního držáku **1** a tahem dolů sejměte dvířka **2** spolu se spodním držákem **3**.
3. Položte vyjmutá dvířka na rovný povrch a připravte je na levé otevření:

- a. Odšroubujte dva samořezné šrouby **4** a vytáhněte uzavírací mechanismus spolu se spodním držákem **3**;
 - b. Vyměňte držák ze zavíracího mechanismu **3**. Otočte držák o 180° a nainstalujte zavírací mechanismus do otvoru na levé straně dveří v opačném pořadí. Zavírací mechanismus s držákem musí být namontován tak, aby při zavřených dveřích docházelo k otevření dveří 15-20°.
 - c. Odstraňte roletu **6** z horní části dveří a nainstalujte ji na opačnou stranu dveří.
4. Odšroubujte očko **8** z horního držáku **7** spolu s maticí a podložkami a celou sadu zašroubujte do držáku **9** na opačné straně dveří.
 5. Zahákněte dveře zaháknutím za horní očko **8** přišroubované vlevo.
 6. Po odšroubování dvou šroubů **10** nasad'te spodní držák **3**; Zašroubujte šrouby **10** na druhé straně skříně.
 7. Sundejte rolety **11** ze dveří, vyšroubujte upevňovací šrouby **12**, sejměte kliku **13** a upevněte zašroubováním šroubů do otvorů na opačné straně.
 8. Do volných otvorů pro upevnění klik na pravé straně vložte rolety 11 sejmuté z levé strany dveří.

POZNÁMKA. Po umístění lednice počkejte asi **30 minut** a poté ji zapojte do elektrické sítě. Pokud jste při změně směru otevírání dveří naklonili lednici pod úhlem větším než 45°, před připojením k elektrické síti ji nechte stát **4 hodiny** ve svislé poloze. Po připojení k elektrické síti nezapomeňte zapnout nouzové (rezervní) napájení ovladače.


PŘÍPRAVA PŘÍSTUPOVÉHO PORTU

Budete potřebovat 4mm plochý šroubovák. Postupujte podle kroků v uvedeném pořadí:

POZOR! Nejprve vypněte lednici – vypněte lednici tlačítkem on/off a odpojte napájecí kabel ze zásuvky a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky

1. Odstraňte těsnicí materiál z otvoru přístupového portu **A** na straně výklenku kompresoru (Obrázek 1).
2. Uvnitř lednice sejměte kryt z otvoru **B** přístupového portu pomocí šroubováku (Obrázek 2).
3. Pomocí šroubováku vytlačte izolační materiál (Obrázek 3).
4. Protáhněte kabel senzoru z vnitřku lednice otvorem B (Obrázek 4).
5. Na straně výklenku kompresoru obalte vodič senzoru izolačním materiálem a zasuňte jej do otvoru **A** (Obrázek 5).
6. Otvor **A** na straně výklenku kompresoru dodatečně utěsněte těsnicím materiálem (obr. 6).

Po připojení lednice k elektrické síti stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se na ovládací obrazovce nezobrazí slovo „on“. Uvolněte tlačítko a lednice se zapne.

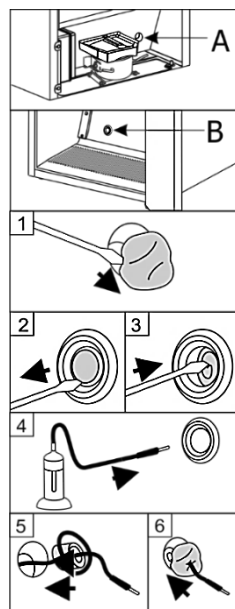

PROVOZNÍ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

- **Spotřebič je připojen k síti, ale nefunguje.** Zkontrolujte, zda je v pořádku elektrická instalace v domě. Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta do síťové zásuvky.
- **Teplota uvnitř lednice překračuje nastavený přípustný limit.** Výparník chladicího zařízení nemá čas na automatické odmrazování. Aktivujte funkci ručního odmrazování: stiskněte tlačítko ručního odmrazování, na obrazovce ovladače se objeví indikace **dEF**. Po uplynutí doby odmrazování začne lednice pracovat v normálním režimu a na obrazovce ovladače se zobrazí skutečná teplota uvnitř spotřebiče.
- **Zvýšená hladina hluku.** Zkontrolujte, zda lednice stojí na stabilním a rovném místě. Chcete-li ji vyrovnat, upravte přední nohy. Zkontrolujte, zda se spotřebič nedostane do kontaktu s nábytkem, jinými zařízeními nebo že části chladicího systému na zadní straně krytu nepříjdu do kontaktu se stěnou. Odtáhněte lednici od nábytku nebo stěny. Zkontrolujte, zda příčinou zvýšeného hluku nejsou různé kondenzátory uvnitř, které jsou ve vzájemném kontaktu.
- **Na dně prostoru chladiče se objevila voda.** Zkontrolujte, zda není ucpaný kanál na odvádění vody vzniklé táním. Vyčistěte ho speciálním čisticím nástrojem určeným k tomuto účelu.
- **Při otevírání dveří lednice se vytahuje pryžové těsnění.** Těsnění lze potříť lepicími prostředky. Těsnění a drážku pro jeho vložení očistěte teplou vodou s mýdlem nebo prostředkem na mytí nádobí, vyčete dosucha. Umístěte pryžové těsnění na místo.
- **Na vrchní straně spotřebiče dochází ke kondenzaci.** Relativní vlhkost okolního vzduchu je vyšší než 75 %. Větrejte místnost, v níž je umístěn spotřebič, a pokud možno odstraňte příčinu vlhkosti.

Poznámky k hluku spotřebiče za provozu. Když je spotřebič v provozu a prochází různými cykly mrazení, bude vydávat různé zvuky. Jedná se o normální jev a není to známkou žádné závady. Chladivo během průtoku chladicím systémem vydává zurčivé, bublavé nebo šelestivé zvuky. Při zapínání kompresoru se mohou krátkodobě ozývat silnější zvuky, například bouchání nebo cvakání.

INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Toto zařízení je označeno podle evropské Směrnice č. 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly vzniknout v důsledku nesprávného nakládání s odpady tohoto produktu.



Tento symbol indikuje, že keď už spotřebič nebude potrebovať, nemôžete ho likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Musí sa odovzdávať a zneškodňovať oddelene, t.j. do kontajnerov osobitne označených týmto symbolom vo veľkokapacitných zberniach druhotných surovín.

Úplné informácie o tom, kde sa starý spotřebič má bezpečne odovzdať, získate u orgánov miestnej správy, v predajni, kde ste si spotřebič zakúpili alebo v zastúpení výrobcu.

Ak sa rozhodnete vyradiť spotřebič z prevádzky, na vylúčenie možných nešťastných udalostí znemožníte jeho používanie. Vytiahnite elektrickú vidlicu z elektrickej sieťovej zásuvky a kábel odrežte. Vytrhnite tesnenie. Ak je použitý, znefunkčnite uzáver na dverách.

Spotřebič svojpomocne nerozoberajte. Odovzdajte ho do zberne druhotných surovín.

Naše obaly jsou vyrobeny z ekologických a recyklovatelných materiálů:

- Vnější obal je vyroben z lepenky
- Forma expandovaného polystyrenu (PS) bez obsahu chlorofluorouhlovodíků.
- Polyetylenové (PE) sáčky a plášť lednice

K výrobě lednice byla použita chladiva a pěna (izolační materiál), které neobsahují látky škodlivé pro životní prostředí a člověka. Přispíváme tím k ochraně ozonové vrstvy a snižování skleníkového efektu. Inovativní technologie a izolace šetrná k životnímu prostředí navíc pomáhají snižovat spotřebu energie.

ZÁRUČNÍ SERVIS

Má-li váš spotřebič závadu, vyzkoušejte, zda jste schopni odstranit příčinu vlastními silami. Nedokážete-li vyřešit problém sami, obraťte se telefonicky nebo písemně na nejbližší servisní zastoupení pro vaši chladničku. Při kontaktování je nutné uvést model (MODEL/Модель) a číslo (Ser.No/Фабрик Но) chladničky. Tyto údaje najdete na typovém štítku výrobku nalepeném na stěně prostoru chladničky.

Záruční doba a podmínky záruční opravy.

- Na chladicí farmaceutické spotřebiče Snaige se vztahuje 60 měsíční záruka od data nákupu
- Na elektronický ovladač a jeho části je poskytována záruka 36 měsíců

Je nutné mít originální záruční list a pokladní doklad nebo jiný doklad o nákupu daného zboží od prodejce. Na dokladu musí být uveden datum nákupu chladicího zařízení, doklad musí mít razítko prodejny. Na záručním listu uvedený model a sériové číslo chladničky musí být v souladu s modelem a sériovým číslem uvedeným na štítku nalepeném na výrobku a umístěném uvnitř chladničky. Jakékoliv změny nejsou povoleny.



POZOR! Pokud podle dokumentů nelze určit datum nákupu, za začátek záruční lhůty bude považováno datum výroby chladicího přístroje.

Záruka se neposkytuje:

- pro prvky vnitřního osvětlení zařízení,
- pro vnitřní plastové (kompletní) díly,
- pro baterii farmaceutické lednice

Kontakty pro dotazy související s opravami:

J.M. Trade International s.r.o. Kollárova 2288, Tábor 39002; e-mail: servis@mujperfekt.cz.
Informace o servisních provozovnách viz www.mujperfekt.cz



<https://snaigeprofessional.lt/product-categories/medical-refrigerators>

AB SNAIGĖ
Pramonės str. 6, LT-62175, Alytus
Lithuania

NCZMD14SN